

LEMBAR PENGESAHAN	INSTRUKSI KERJA	Nomor Bagian	: IK-7.1.3g
	OPERASIONAL PENGUNAAN SIM-BIB	Revisi Edisi Tgl Pengesahan Halaman Paraf	: 0 : B : 31 Okt 2016 : 1 dari 5 :

Kegiatan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diperiksa oleh	KRISMONO, SST	Kepala Bagian TU		31 Oktober 2016
Disyahkan oleh	Ir. TRI HARSI, MP	Kepala BIB Lembang		31 Oktober 2016

STATUS REVISI	INSTRUKSI KERJA	Nomor Bagian	: IK-7.1.3g
	OPERASIONAL PENGUNAAN SIM-BIB	Revisi	: 0
		Edisi	: B
		Tgl Pengesahan	: 31 Okt 2016
		Halaman	: 2 dari 5
		Paraf	:

No. Revisi	Nomor Halaman	Bagian/ Subbagian Yang di revisi	Disetujui oleh	Tanggal

Pengendali Dokumen
Kasubbag TU

Krismono, SST
NIP. 19640607 198303 1 002

LANGKAH KERJA	INSTRUKSI KERJA	Nomor Bagian	: IK-7.1.3g
	Operasional penggunaan SIM-BIB	Revisi Edisi Tgl Pengesahan Halaman Paraf	: 0 : B : 31 Okt 2016 : 3 dari 5 :

unit kerja : Jasa produksi

Proses flow chart	Deskripsi / Uraian	Penanggung jawab/ Pihak terkait	Dokumen	Rekaman
Catatan harian laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketik password "biblembang" enter 2. Klik "SimBIB 2008 Lab.Prod.new" di desktop 3. Muncul pesanklik OK 4. Muncul "Menu Lab.Produksi" 5. Klik "catatankerjahanarian lab" 6. Muncul "pemeriksaan segar" 7. Tulis nama petugas yang mengisi logsheet tersebut 8. Mencatat pemeriksaan semen segar secara detail dari logsheet manual pemeriksaan semen segar <p>Catatan : jika akan mencatat pemeriksaan semen segar, tanggalnya harus</p>			
After thawing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik SimBIB2008 Lab.Prod.new di dekstop 2. Klik before/after thawing di dalam menu Lab-Produksi 3. Muncul tulisan "data before freezing dan after thawing" 4. Mengisi data pemeriksaan after thawing sesuai dengan logsheet manual after thawing 			

<div data-bbox="191 218 402 331" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Jumlah Produksi Semen beku</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik SimBIB2008 Lab.Prod.new di dekstop 2. Klik data produksi di menu Lab-ProduksiMuncul "Produksi Semen Beku" 3. Mengisi "jumlah produksi detail per pejantan" sesuai manual konsep produksi 			
<div data-bbox="201 863 412 976" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Menambah bangsa</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KlikSimBIB 2008 LabProd.new di dekstop 2. Shift double klik 3. Klik table 4. Klik breed/breed form 5. Isikan ID, breed, dankategorinya 			

<p>Menghapus/de lete jumlah produksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik SimBIB2008 LabProd.new di desktop 2. Klik Shift 3. Klik Queries 4. Klik "Produksi Detail Query" 5. Klik jumlah produksi sampai muncul tampilan ke kiri kemudian klik delete 			
<p>Menambah pejantan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik SimBIB2008 utama betul di desktop 2. Muncul menu "Supervisi" 3. Klik menu "pejantan" 4. Muncul "identitas pejantan" 5. Klik "menambah data" 6. Tulis ID pejantan, Tanggal kejadian, jam kejadian, jenis kejadian, nama petugas, nama pejantan, dan breed nya 7. Kalau sudah selesai klik "simpan" 8. Jika ingin menambah data pejantan lain, klik "menambah data" 			